

クリーン Do II

100本入り/箱

残タンパク検査キット

◆用途


- 食品の製造ラインや調理器具の洗浄後の確認に。
- 特定アレルギー対策のためのクロスコンタミネーション防止の一環として。
- 従業員の衛生意識向上のためのツールとして。

◆特徴

- ワンタッチの簡単操作
- 結果判定まで2分
- 機材不要で低コスト




◆使用方法

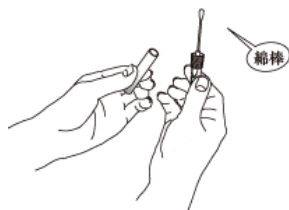


① 綿棒を取り出す。




② 調べたい箇所を綿棒の先端で強くこする。

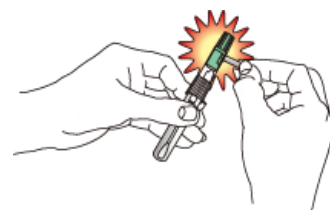

③ パージンシールを剥がす。

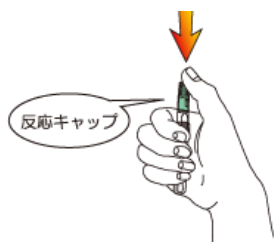

④ 反応キャップを押し込む。

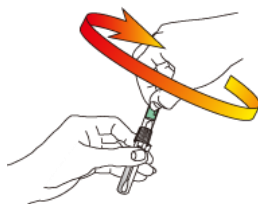

⑤ 反応キャップを半周回す。



⑥ 反応液を振り落とす。

◆判定方法

本製品はタンパク質の量に応じて青緑色が強くなります。

| 初期 | 検査後 | | | | |
|----|----------------------|-------|---------|----------|--|
| | ← 汚染が少ない → 汚染されている → | | | | |
| | | | | | |
| | | 綿球が緑色 | 綿球が濃い緑色 | 薬液も緑色になる | |

<保存上の注意>

- 室温（2～25℃）で保管してください。
- 高温、多湿の場所での保管は避けてください。

使用期限：製造後 18 か月



LET'S CHALLENGE! ENJOY BUSINESS!

コロナ技研工業株式会社

〒271-0092 千葉県松戸市松戸 2033-11

TEL : 047-367-5656

Mail : corona-1@coronagiken.co.jp

