

スマートチェック

360本（12本×30箱）

検体輸送キット

◆用途

- 食品製造工程での設備、人などからの微生物汚染の把握など。
- 従業員の衛生管理に対する意識の改善など。


◆特徴

- キャップ開閉、ふき取りが簡単な、操作性を重視した設計。
- コンパクトで持ち運びが便利。
- 箱のミシン目から開封すると、そのままスタンドとして使用可能。

◆使用方法



- ① サンプルラベルに必要事項を記入し、本体へ貼付する。

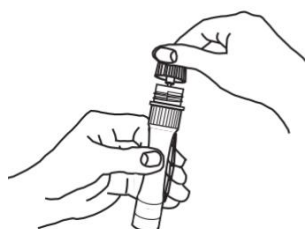

- ② キャップを外し、本体上部で綿球を絞り、余分な内用液を落とす。



- ③ 検査箇所をふき取る。（なるべく毎回一定面積をふき取る。目安：約100㎡）



- ④ 綿球を本体に戻し、キャップを確実に締め、左右に振る。その後、微生物試験にします。

◆品質規格

寸法：本体全長：20.0mm

キャップ外径：23.2mm

材質：本体：ポリエチレン

キャップ：ポリプロピレン

緩衝液：リン酸緩衝生理食塩水 10ml

品質特性：γ線照射済



<保存上の注意>

- 室温（2～25℃）で保管してください。
- 高温、多湿の場所での保管は避けてください。

使用期限：製造後 18 か月



LET'S CHALLENGE! ENJOY BUSINESS!

コロナ技研工業株式会社

〒271-0092 千葉県松戸市松戸 2033-11

TEL：047-367-5656

Mail：corona-1@coronagiken.co.jp



もっと詳しく もっと詳しく
もっと詳しく もっと詳しく
もっと詳しく もっと詳しく