

STサルモネラ検査キット ツインタイプ

ST tuve III Mシリーズ
製品番号 CSA10

サルモネラ検査を簡単・高感度に!!



STサルモネラ検査キット ツインタイプ は飼料原料や工場内の微量で損傷したサルモネラを簡単かつ高感度に検出するために開発されたものです。
STチューブと選択剤ディスク入のサルモネラ増菌培地及びサルモネラ選択用液


【キットの構成】

| | |
|----------------------|--------------------|
| STサルモネラ増菌培地 | 50袋 (各袋にディスク入り) |
| STサルモネラ選択溶液 | 1本 (20ml) |
| STチューブサルモネラ (ツインタイプ) | 50本 (10本/袋×5袋) |
| 検体ラベル | 50枚 (10枚/シート×5シート) |
| 取扱説明書 | 1枚 |


※専用溶解液 (500ml) は別売りです。

【使用方法】

I. 増菌培養

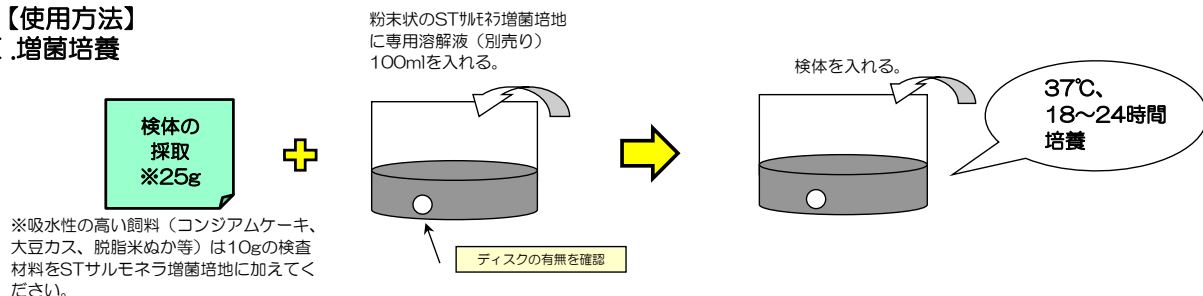

II. STチューブ検査

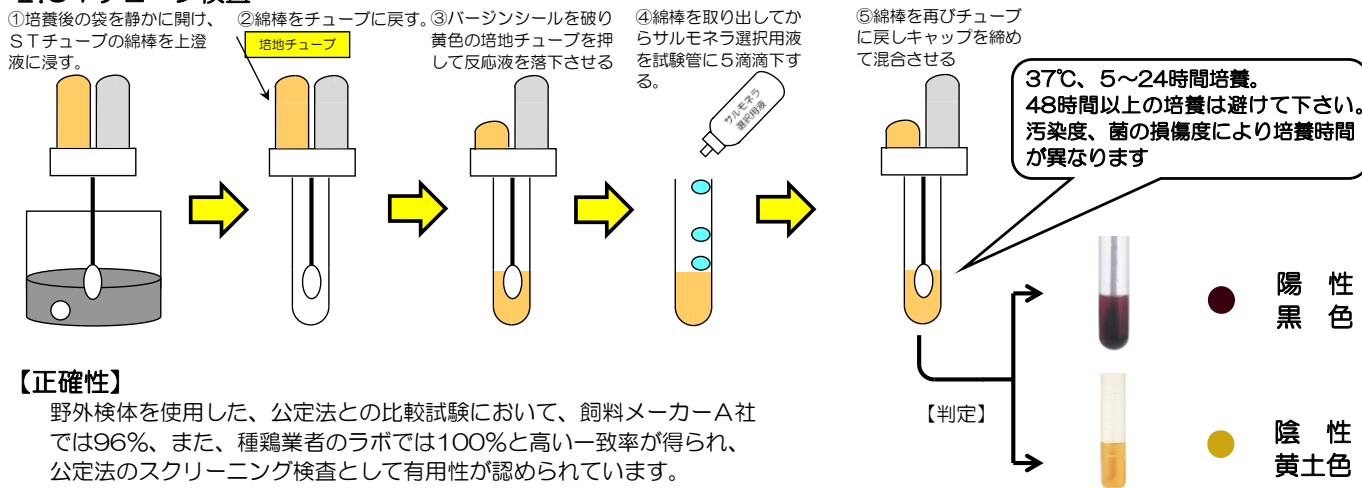

【正確性】

野外検体を使用した、公定法との比較試験において、飼料メーカーA社では96%、また、種鶏業者のラボでは100%と高い一致率が得られ、公定法のスクリーニング検査として有用性が認められています。

【判定方法】

陽性：培地色・綿棒周囲の黒変、黒色または茶褐色の沈殿物
陰性：培地色変化なし

【使用上の注意】

STサルモネラ増菌培地の培養中、ガスが発生して袋が膨らむことがあります。安全のために時々、袋のチャックを開けてガスを抜いてください。

【廃棄方法】

使用済みの増菌培地、STチューブは必ず完全に消毒後、廃棄してください。

⑤判定終了後、透明の殺菌剤チューブを押し込んで消毒液を落下させ、廃棄してください。

